



## Vac-ManおよびVac-Man 96とWelch Vacuum Pumpの接続方法

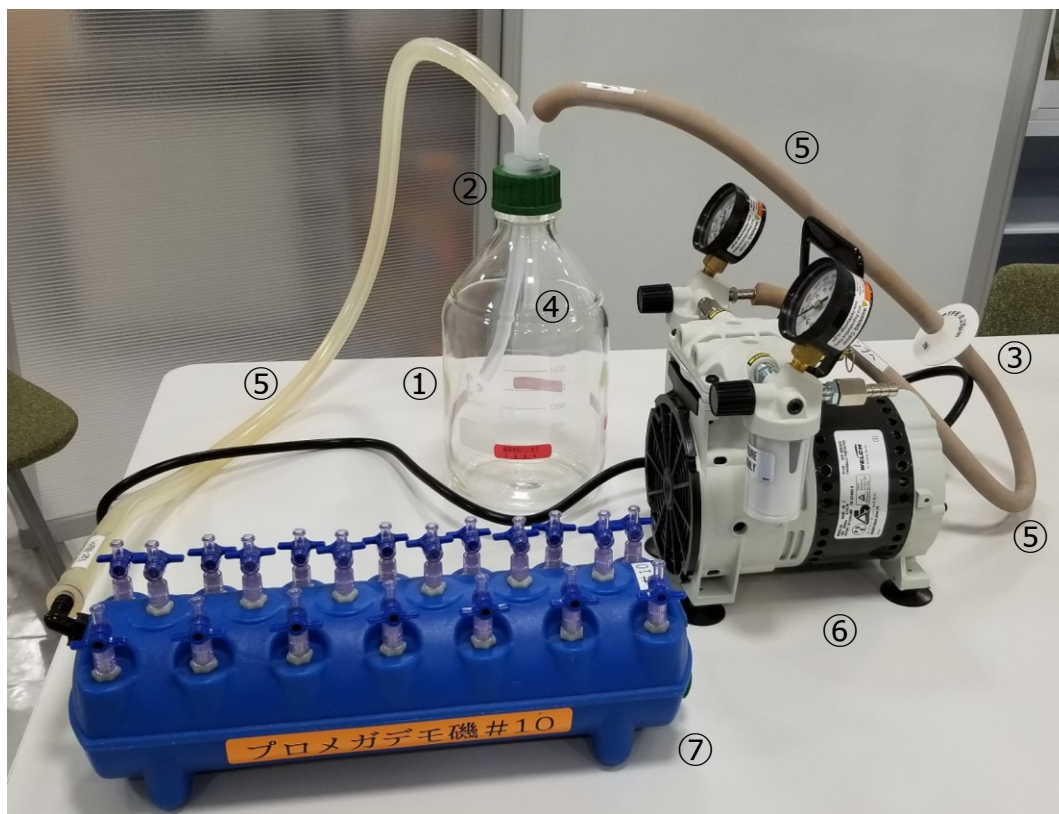

接続方法：

1. 真空ゴム管(④)から、異なる長さの2本のチューブを作成する。
2. ねじ口瓶用キャップ(②)の内側のコネクタに切断した2本のシリコンチューブをねじ込む。
3. 真空ゴム管(⑤)から、長いもの1本と、短いもの2本を作成する。
4. 切断した2本の短い真空ゴム管(⑤)を、インラインフィルター(③)を介して接続する。インラインフィルターには吸引の方向があるので、注意してください。
5. ねじ口瓶用キャップ(②)の外側のコネクタのうち、内側に短いシリコンチューブを接続したコネクタの方に、インラインフィルターを含む真空ゴム管を接続する。
6. 他方の外側のコネクタ(内側に長いシリコンチューブを接続)に、長い真空ゴム管を接続する。
7. ねじ口瓶丸型白(①)に、完成したねじ口瓶用キャップをはめる。
8. 長い真空ゴム管を、Vac-Man(⑦)もしくはVac-Man 96に接続する。
9. インラインフィルターを含む短い真空ゴム管を、Welch Vacuum Pump (⑥)のInlet側に接続する。

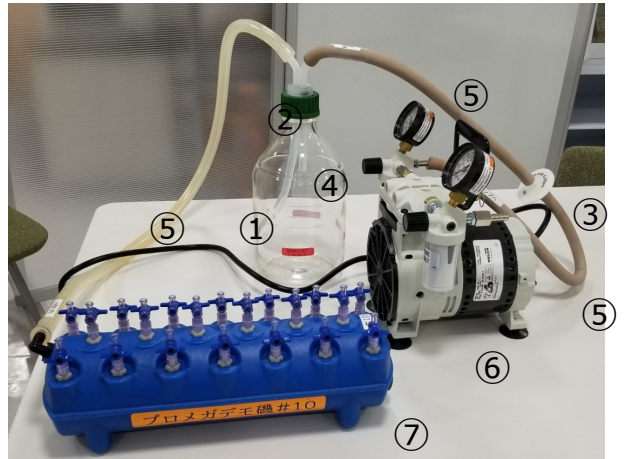

① メーカー：柴田科学

製品名：ねじ口瓶丸型白(デュラン) 黒キャップ付 2,000mL

アスクルお申込番号：3754433

個数：1個

定価：約 ¥7,000

② メーカー：アイシス

製品名：ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用) 2ポート

個数：1個

アスクルお申込番号：H86140

定価：約 ¥7,000

③ メーカー：アズワン

製品名：インラインフィルター 5個入りアイシス ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用) 2ポート

アスクルお申込番号：P308963

個数：5個

定価：約 ¥6,000

④ メーカー：アラム

製品名：真空ゴム管(内径6mm × 外径 12mm)

モノタロウ品番：68363234

サイズ：1m

定価：約 ¥1,600

⑤ メーカー：ケニス

製品名：真空ゴム管(内径 6mm × 外径 15mm)

ケニス品番：1-326-0942

サイズ：1m

定価：約 ¥2,420

⑥ メーカー：プロメガ

製品名：Welch Vacuum Pump

プロメガ カタログ番号：A6724

個数：1個

定価：¥ 90,000

⑦ メーカー：プロメガ

製品名：Vac-Man® Laboratory Vacuum Manifold, 20-sample capacity

プロメガ カタログ番号：A7231

個数：1個

定価：¥ 51,000

※ 価格は、2020年8月現在の設定です。

また、自社および他社製品に関わらず、予告なく、価格の変更および販売・製造中止となる可能性があります。