

Product Application



培養上清からのマイコプラズマの DNA 抽出 (マイコプラズマ否定性試験)

Kit : Maxwell® RSC Whole Blood DNA Kit (カタログ番号 AS1520)

Analyses : リアルタイムPCR

Application : マイコプラズマ否定性試験

Sample Type(s) : 培養上清

Input : 500μL

Protocol :

- 1) マイコプラズマを含む可能性のあるサンプルを細胞に加え、一晩培養する。
- 2) 500μLの培養上清をMaxwell RSCカートリッジに加える。

Results & Conclusion :

非常に簡単な処理により、高感度なマイコプラズマ否定性試験の系を構築することができた。