

# GloMax Explorer System

## メンテナンス方法

Aperture とサンプルトレイ周辺は、定期的に洗浄を行ってください。

### サンプルトレイの洗浄

1. メニューバーのドアボタンを選択し、サンプルトレイを出します。
2. サンプルトレイ周辺を、70%エタノールを染み込ませたペーパーでよごれをふき取ります。



### Aperture の洗浄

1. メニューバーの“Tool”から、“Aperture”を選択すると、Aperture Installed の画面が表示されます。



Aperture には、6~96 ウェルプレート用と 384 ウェルプレート用があります。

2. 【GloMax Explorer 本体に“6~96 ウエルプレート用”の Aperture がセットされている場合】 384 ウエルプレート用の Aperture を、下記のように Aperture Plate にセットします。
3. さらに、画面に従い、サンプルトレイに、この Aperture Plate をセットします。
4. “Load 384”を選択します。



(4)の操作終了後、この部位にもともとセットされていた Aperture が排出されます。

**\* 96,384 を数字が表記されている面が上になります。**

5. 自動的に Aperture が切替わったのち、サンプルトレイが排出されます。
6. “6~96 ウエルプレート用”の Aperture を Aperture Plate から取り出し、70%エタノールで洗浄します。
7. 上記(1)~(5)の操作を、“6~96 ウエルプレート用”の Aperture をセットするために行います。ただし、手順 4 は、“Load 96”を選択します。

## お問い合わせ先

ご不明な点やご質問はこちらまで連絡してください。

### プロメガ株式会社 テクニカルサービス部

電話 03-3669-7980 FAX. 03-5614-6079

e-mail : [prometec@jp.promega.com](mailto:prometec@jp.promega.com)

〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町 14-15