


# お使いのMaxwell<sup>®</sup> 16で最新のキットを ご利用いただくために

最新のキットをご利用いただくための以下の**3つのポイント**をご確認ください。

## ①最新のLEV用セットをお持ちですか。

LEVフォーマットのMaxwellキットをご利用いただくには、[Maxwell<sup>®</sup> 16 High Strength Magnetic Rod、LEV Plunger Bar](#)（カタログ番号 SP1070）および [Maxwell<sup>®</sup> 16 LEV Cartridge Rack](#)（カタログ番号 AS1251）が必要です。


**確認方法** 写真のような製品があるかどうかを確認して下さい。

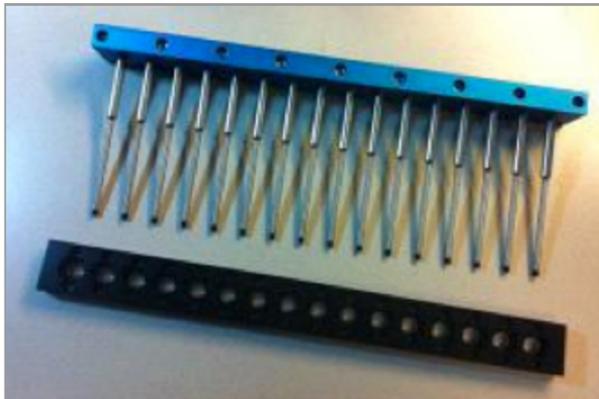

## ②どのバージョンのファームウェアがインストールされていますか。

最新のファームウェアはv.4.97です。古いバージョンのファームウェアには、新しいキットのプログラムが含まれていません。新しいファームウェアをインストールが必要な場合があります。

**確認方法** 電源を入れた時に、下図のように表示されるバージョン情報を確認してください。

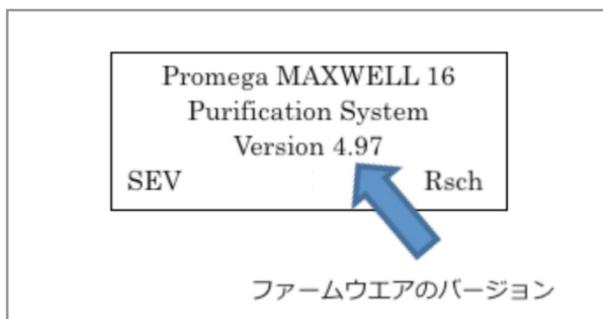

## ③Maxwell<sup>®</sup> 16本体の背面にシリアルポートはありますか。

最新のファームウェアのインストールには、背面のシリアルポートを介してPCと接続する必要があります。

**確認方法** 目視にて、下図のようなシリアルポートの有無を確認してください。



以上の現状とご予定されているキットを  
下記のプロメガ株式会社 [テクニカルサービス部](#) またはご利用の弊社代理店までお問い合わせください。

キットの使用に必要な今後の処置について、機器担当よりご連絡いたします。

プロメガ株式会社 テクニカルサービス部  
TEL. 03-3669-7980  
e-mail. [Prometec@jp.promega.com](mailto:Prometec@jp.promega.com)