

# 単一のFFPEからのDNA/RNAの同時抽出




推奨するFFPEの量：10μ厚 × 1枚 (サイズの目安 1cm × 2cm)

- スライドガラスの上で、余分なパラフィンを除いてから、チューブに回収してください。
- FFPEの量を増やしたい場合には、パラフィンも増えるため、Mineral Oilを増量してください。



- FFPE (余分なパラフィンを除く)
- 300μl Mineral Oil

530μl Proteinase K /  
Lysis Buffer / Blue Dye

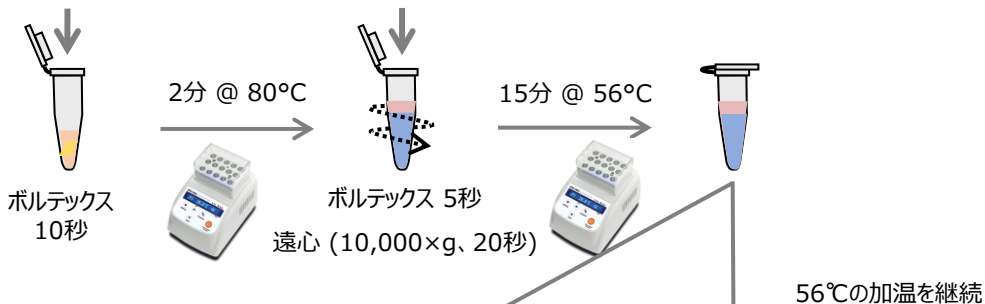

« RNA抽出 »  
Maxwell RSC RNA FFPE Kit (AS1440)

« DNA抽出 »  
Maxwell RSC DNA FFPE Kit (AS1450)

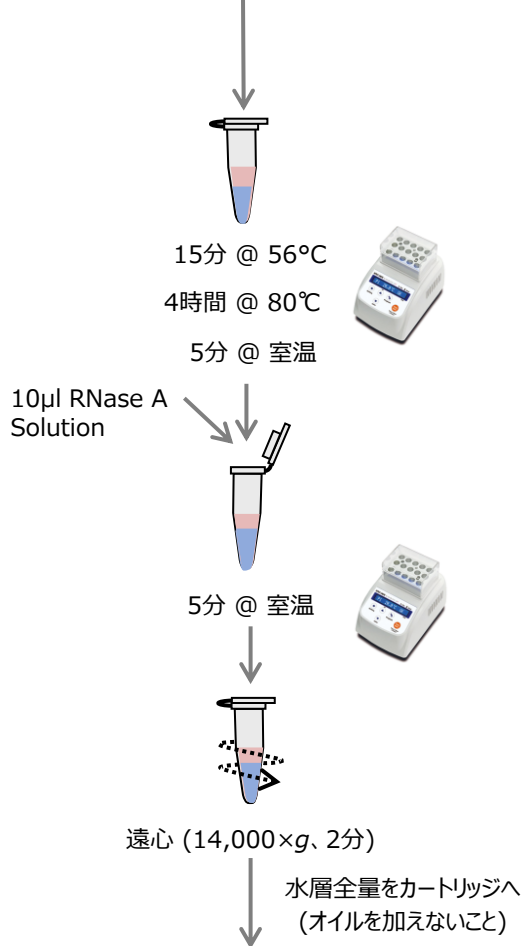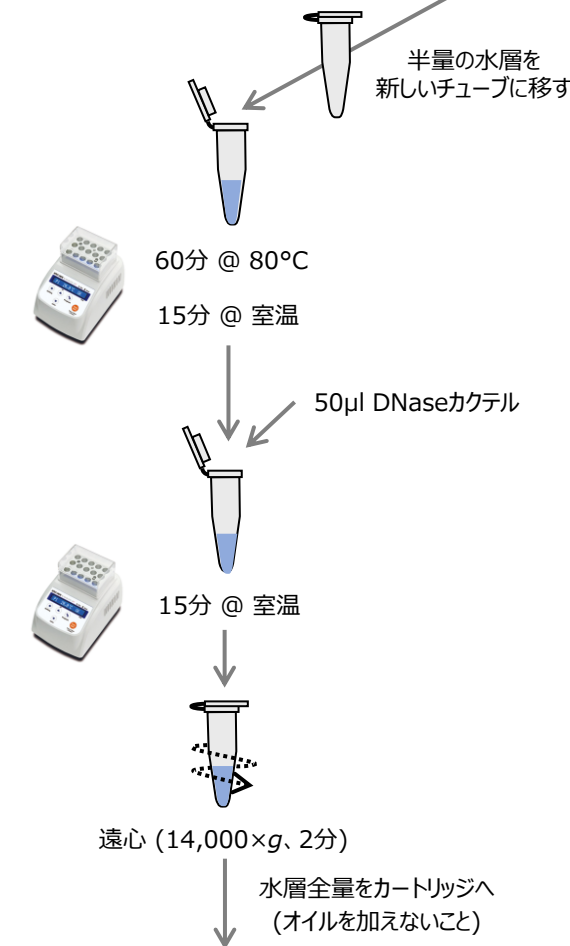

Maxwell RSC InstrumentでRNA抽出



Maxwell RSC InstrumentでDNA抽出