

## BSL3・BSL4 設置機器のサービスに関するご案内

弊社社員の健康・安全管理上の理由により、BSL3・BSL4 区域内に設置された機器のサービスについて、以下のポリシーを定めております。お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

### ポリシー

#### 01

弊社社員および工具・計測器等のBSL3・BSL4 区域への立ち入り・持ち込みはお断りしております。

#### 02

点検・修理対応期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

#### 03

本ポリシーはプロメガ株式会社（日本国内）にのみ適用します。

### サービスの流れ

#### 機器の除染（お客様にてご実施）

BSL3・BSL4 区域外への搬出前に、お客様にて機器の除染を実施してください。次ページの除染証明書を下記までご送付ください。

#### 1

BSL3・BSL4 区域外への搬出にあたっては、お客様の施設における安全管理規定に基づき、適切な除染の実施をお願い申し上げます。

なお、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>燻蒸をはじめとする各種除染方法につきましては、弊社機器への影響を十分に検証したデータが現時点ではないため、特定の方法を推奨および保証いたしかねます。

このような事由から、除染処置に起因する機器への影響（故障・性能劣化等）については、誠に恐れ入りますが、保証の対象外とさせていただきます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### 2

#### 機器をBSL3・BSL4 区域外へ移動

除染完了後、機器をBSL1 または通常の実験区域外へ移動してください。

#### 3

#### 作業場所のご選択

##### A. お客様先での作業

弊社技術者がお客様先へ訪問いたします。（別途、出張料を申し受けます）

##### B. プロメガへの引き取り

機器をプロメガ株式会社へお送りいただき、弊社にて作業いたします。

#### お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、弊社サービス窓口までお気軽にご連絡ください。  
prometec.jp@promega.com / TEL. 03-3669-7996

Promega Corporation  
プロメガ株式会社

## 機器除染証明書

Equipment Decontamination Certificate

## 提出先：プロメガ株式会社 サービス担当

本証明書は、BSL3・BSL4 区域に設置されていた機器のサービス依頼に際し、お客様による除染完了を証明するものです。

## お客様情報

機関名 / 会社名

部署名

ご担当者名

TEL / E-mail

## 機器情報

製品名 / 型番

シリアル番号

設置場所（部屋  
番号等）

BSLレベル

## 除染情報

除染実施日

除染実施者名

除染方法（該当するものにチェック）

- 過酸化水素ガス / 蒸気（推奨）
- ホルムアルデヒド燻蒸
- 紫外線（UV）照射
- その他：

## お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、弊社サービス窓口までお気軽にご連絡ください。  
prometec.jp@promega.com / TEL. 03-3669-7996

Promega Corporation  
プロメガ株式会社

備考（除染の詳細・特記事項）

除染責任者 署名

施設管理責任者 署名

本証明書はサービス実施前に弊社サービス担当へご提出ください。提出なき場合はサービスをお断りする場合がございます。

**お問い合わせ**

ご不明な点がございましたら、弊社サービス窓口までお気軽にご連絡ください。  
prometec.jp@promega.com / TEL. 03-3669-7996

**Promega Corporation**  
プロメガ株式会社